

## Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

- ▶ Diese Gebrauchsanleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen.
- ▶ Diese Gebrauchsanleitung für alle Benutzer zugänglich aufbewahren.
- ▶ Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung löst die Garantiebedingungen für das Produkt und kann zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
- ▶ Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal benutzt werden.

## Sicherheitshinweise vor Gebrauch

- ▶ Das Gerät nur im Rahmen der Materialbeständigkeit und bestimmungsgemäß verwenden. Jede andere Art der Verwendung wirkt sich auf Gewährleistung/ Garantie aus.
- ▶ Das Gerät ist für die Anwendung im Innenbereich bestimmt.
- ▶ Das Gerät ist zum stationären Gebrauch ausgelegt und nicht zum Transport von Laborgefäßen geeignet.
- ▶ Regelmäßige Sichtkontrolle der Schrauben und Stäbe auf festen Sitz und Unversehrtheit durchführen.

## Sicherheitshinweise während Gebrauch

### ⚠ **WARNUNG!**

Gefährdung durch ungeeignete Beschaffenheit des Arbeitsplatzes.

- ▶ Heller, trockener, sauberer Arbeitsplatz ohne störende Gegenstände.
- ▶ Sichere Aufhängung des Gestells mit ausreichend Platz zum Bestücken.
- ▶ Das Gerät muss an einer geeigneten Wand aufgehängt werden.
- ▶ Das Gerät ist im Temperaturbereich von 0 - 60 °C verwendbar.
- ▶ Das Gerät ist nicht für die Verwendung im EX-Bereich geeignet.

## Aufbau und Funktion


- ▶ Das Gerät ist zum Abtropfen von unbefüllten, gereinigten Laborgefäßen mit einer maximalen Temperatur von 60 °C, einem einseitigen maximalen Gewicht von 1,5 kg und einem maximalen Hebelarm von 30 cm geeignet.
- ▶ Das Gerät ist wartungsfrei.

## Medium berührende Teile

- ▶ Abtropfbrett, Verbindungsprofil für Ablaufrinne (PVC)
- ▶ Seitenwände, Ablaufrinne, Aufsteckstäbe/Hülse (PP)
- ▶ Aufsteckkappe der Aufsteckhülse (LDPE)
- ▶ Hutmutter und Schraube zur Befestigung der Ablaufrinne (PA)
- ▶ Nur 9640-20x0: Schlauch (PVC), Schlauchtülle (LDPE)

## Montage

1. Staub-Schutzfolie von der Brettoberfläche abziehen.
2. Aufsteckstäbe ① ② in die gewünschten Brettlöcher stecken und durch Drehung mit dem mitgelieferten Schlüssel ④ um 45° arretieren.

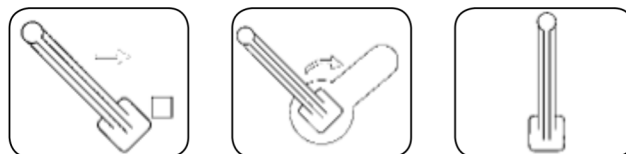

### **VORSICHT!**

Quetsch- oder Schürff Gefahr bei der Montage der Aufsteckstäbe.

- ▶ Aufsteckstäbe vorsichtig montieren.

### **VORSICHT!**

Körperverletzung durch Bruchgefahr während der Montage.

- ▶ Aufsteckstäbe nur montieren, wenn das Brett nicht bestückt ist.

### **HINWEIS!**

Das Gerät ist nur für die Verwendung mit Original-Aufsteckstäben (siehe Zubehör) geeignet. Die Aufsteckhülse 150 mm ③ ist nur in Verbindung mit dem Aufsteckstab 100 mm ② einsetzbar.

3. Schlauchtülle ⑤ festhalten und den Ablaufschlauch in die Tülle einschieben (nur 9640-20x0).
4. Ablaufrinne ⑥ über das Brett stülpen und mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben ⑦ und Hutmuttern ⑧ anschrauben (nur 9640-20x0).

